

MPS-1, Высокоскоростной шейкер для планшетов и пробирок

ОПИСАНИЕ

Высокоскоростной шейкер MPS-1 осуществляет регулируемое перемешивание реагентов в 96-луночных планшетах, ПЦР планшетах, глубоколоночных планшетах и микропробирках. Функция шейкера доступна для микропробирок объемом 0,2–2 мл, а функция вортекса позволяет перемешивать любой объем до 50 мл.

Шейкер MPS-1 разработан для перемешивания малых объемов компактный и простой в управлении, что делает его идеальным для персонального пользования.

MPS-1 имеет встроенный вортекс для перемешивания одной пробирки.

Может эксплуатироваться в холодных комнатах и биологических инкубаторах при температуре от +4°C до +40°C.

В MPS-1 реализован инновационный алгоритм перемешивания — «Pulse Mode», который работает по принципу подачи периодических импульсов: жидкость в пробирке разгоняется до заданной скорости, перемешивается в течение 3 секунд, а затем останавливается на короткий момент. Данный алгоритм повторяется пока не закончится время на таймере. Благодаря меняющемуся ускорению, алгоритм обеспечивает постоянное ресуспендирование частиц внутри пробирки. Преимуществом метода является интенсивное перемешивание образцов в полуавтоматическом режиме без участия руки лаборанта.

Особенности:

- Высокая скорость перемешивания до 3200 оборотов в минуту
- Плавное перемешивание с диаметром орбиты 3 мм
- 5 программ перемешивания
- Инновационный алгоритм перемешивания **Pulse Mode**
- Низкий уровень шума при максимальной скорости
- Высокая стабильность на максимальной скорости
- Универсальные крепления для иммунопланшетов, глубоколоночных планшетах и платформ для пробирок
- Дополнительные платформы для ПЦР-планшетов с полу-юбкой/без юбки 200 мкл, а также для микропробирок объемом 0,2–2 мл
- Можно использовать в холодных комнатах и инкубаторах (в температурном диапазоне от +4°C до +40°C)



КАТ. HOMEP

With built-in universal platform	С универсальной платформой
BS-010216-A03	230VAC 50/60Hz Euro вилка
BS-010216-A17	100-240VAC 50/60Hz Multi вилка
With all 4 platforms included	Со всеми платформами
BS-010216-A11	230VAC 50/60Hz Euro вилка
BS-010216-A18	100-240VAC 50/60Hz Multi вилка

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диапазон регулирования скорости	300–3200 об/мин (шаг 100 об/мин)
Универсальная платформа для глубоколоночных планшетов, 96-луночных микропланшетов (с плоским, U- и V-образным дном), 384-луночных микропланшетов	+
Программы перемешивания:	->
VORTEX («Вортекс»)	3200 об/мин
HARD («Сильное»)	2600 об/мин
MEDIUM («Среднее»)	1800 об/мин
SOFT («Мягкое»)	1000 об/мин
CUSTOM («Регулируемое»)	регулируемая
Цифровая установка времени	0–60 мин. (шаг 15 сек.) / непрерывно
Звуковой сигнал таймера	+
Максимальное время непрерывной работы	8 ч.
Орбита	3 мм
Время разгона до максимальной скорости	5 сек.
Максимальная нагрузка	0,3 кг
Алгоритм перемешивания — «Pulse Mode»	+
Встроена функция вортекса	+
Уровень шума, не более	65 дБ
Размеры (Д×Ш×В)	225 × 215 × 150 мм
Вес	5,1 кг
Потребляемый ток / мощность	12 В, 800 мА / 10 Вт
Внешний блок питания	вход. АС 100–240 В; 50/60 Гц; выход. DC 12 В

АКСЕССУАРЫ



P-02/96
BS-010216-CK
платформа

Платформа для 96 пробирок по 0,2 мл или ПЦР планшета без юбки / с полуюбкой.



P-2/24
BS-010216-AK
платформа

Для 24 пробирок по 1,5-2 мл.



P-05/32
BS-010216-BK
платформа

Для 32 пробирок по 0,5 мл.



P-02/05
BS-010216-DK
платформа

Для 96 пробирок по 0,2 мл или ПЦР планшета без юбки / с полуюбкой.

000 «Диаэм»

Москва
ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

